

# 电子密度计系列

- 一键操作，快速读取密度等数值
- 采用美国原装进口镀金陶瓷传感器，测试更精准
- 固体、液体、粉体皆可测量



品质更有保障，服务更加完善

## PRODUCT INTRODUCTION

### 产品概述

## PRODUCT INTRODUCTION



**AKD-310AS 经济型固体密度测试仪**，根据 ASTM D792、ASTM D297、GB/T1033、GB/T2951、GB/T3850、GB/T533、HG4-1468、JIS K6268、ISO 2781、ISO 1183...等标准规范，采用阿基米得原理浮力法，准确、直读量测数值。

## APPLICABLE RANGE

### 适用范围

## APPLICABLE RANGE



**AKD-310AS 经济型固体密度测试仪**，适用于：橡胶、电线电缆、铝制品、塑料 PVC 颗粒、粉末冶金、矿物岩石、EVA 发泡材料、玻璃工业、金属制品、精密陶瓷、耐火材料、磁性材料、合金材料、机械零部件、金属回收。

## PRODUCT FEATURES

### 产品特点

## PRODUCT FEATURES



**AKD-310AS 经济型固体密度测试仪**功能特点：

- 无需人工计算，采用艾科瑞德研发软体演算公式，只需几秒便可测出一般固体的密度、体积；
- 具有温度、溶液补偿设定功能，以满足因室温较低或者较高而影响测量介质（水）的比重和更换测量介质的需求；
- 标准的 RS232 数据输出功能，可轻易的连接 PC 和打印机；
- 蓝色背光液晶显示；
- 采用美国进口镀金陶瓷传感器。

## PRODUCT OPERATION

### 产品操作

## PRODUCT OPERATION



**AKD-310AS 经济型固体密度测试仪**操作步骤：

- ①、将待测样品放在密度计测量台上，稳定后按“MODE”键记忆空重（样品在空气中的重量）。
- ②、将待测样品放至水中，稳定后按“MODE”键记忆水重（样品在水中的重量）。密度计便直接显示所测样品的比重。按“F”键可依次显示所测样品的比重、体积。

## AKD-310AS 经济型固体密度测试仪技术参数：

型号：	AKD-310AS
样品量程范围：	0.01—300g
密度测量范围：	0.001—99.999g/cm <sup>3</sup>
密度解析度：	0.001g/cm <sup>3</sup>
屏幕显示：	蓝色背光液晶显示
测试种类：	固体、颗粒、块状物、浮体
品牌：	艾科瑞德
温度补偿范围：	0—50℃
参数设定：	温度补偿设定、溶液补偿设定
主机配件：	主机一台、测量台一个、水槽一个、电源适配器一个、镊子一个、量杯一只、吸管一根、100g 校准砝码一个、抗浮架一个、不锈钢网球一个、说明书一本、合格证一个
测量时间：	约 10s
测试数据：	密度
重量：	约 4.5KG

## AKD-310AS 经济型固体密度测试仪产品规格：

名称：	经济型固体密度测试仪
型号：	AKD-310AS
适用于：	橡胶、电线电缆、铝制品、塑料 PVC 颗粒、粉末冶金、矿物岩石、EVA 发泡材料、玻璃工业、金属制品、精密陶瓷、耐火材料、磁性材料、合金材料、机械零部件、金属回收、矿物与岩石、水泥制造、珠宝产业等新材料研究实验室。
原理：	根据 ASTM D792、ASTM D297、GB/T1033、GB/T2951、GB/T3850、GB/T533、HG4-1468、JIS K6268、ISO 2781、ISO 1183...等标准规范，采用阿基米得原理浮力法，准确、直读量测数值。

## AKD-310AS 经济型固体密度测试仪售后注意事项：

自购买之日起享受三年免费质保，终身维护；  
7天无理由退换，24小时即时响应；  
一对一技术指导，让您购买后无后顾之忧；  
全国免费咨询热线：0514-86444144。

